


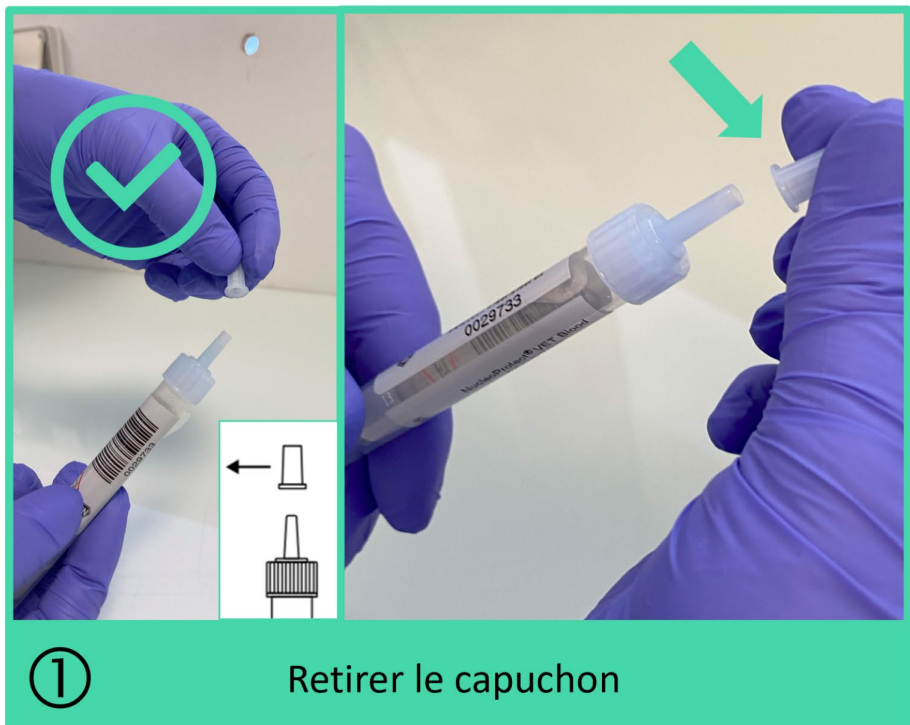
## Projet PiroM2F Collecte de colostrum

### Tutoriel


#### Seringue NucleoProtect VET




Ne pas retirer le bouchon complet




① Retirer le capuchon

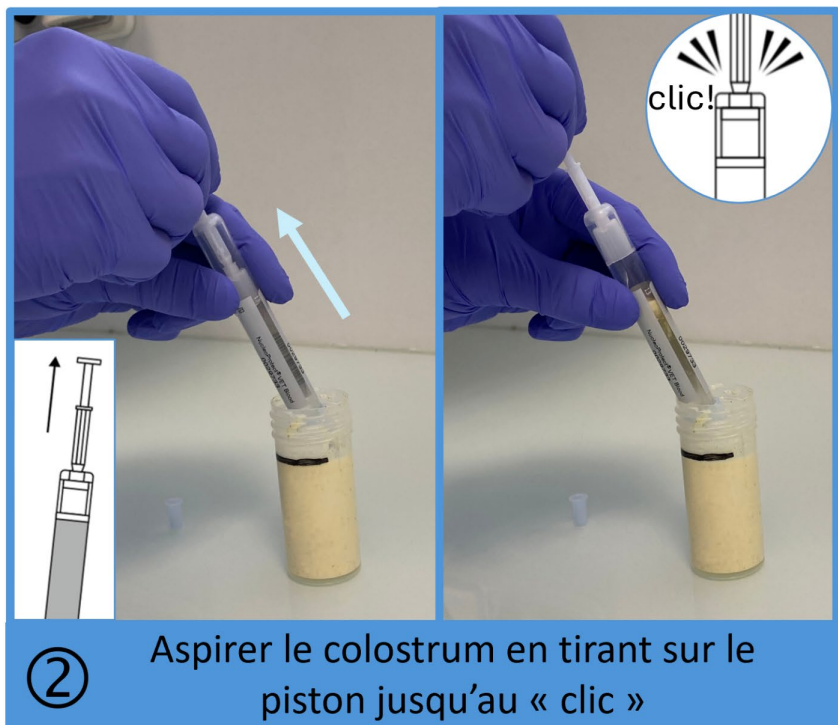


② Aspirer le colostrum en tirant sur le piston jusqu'au « clic »

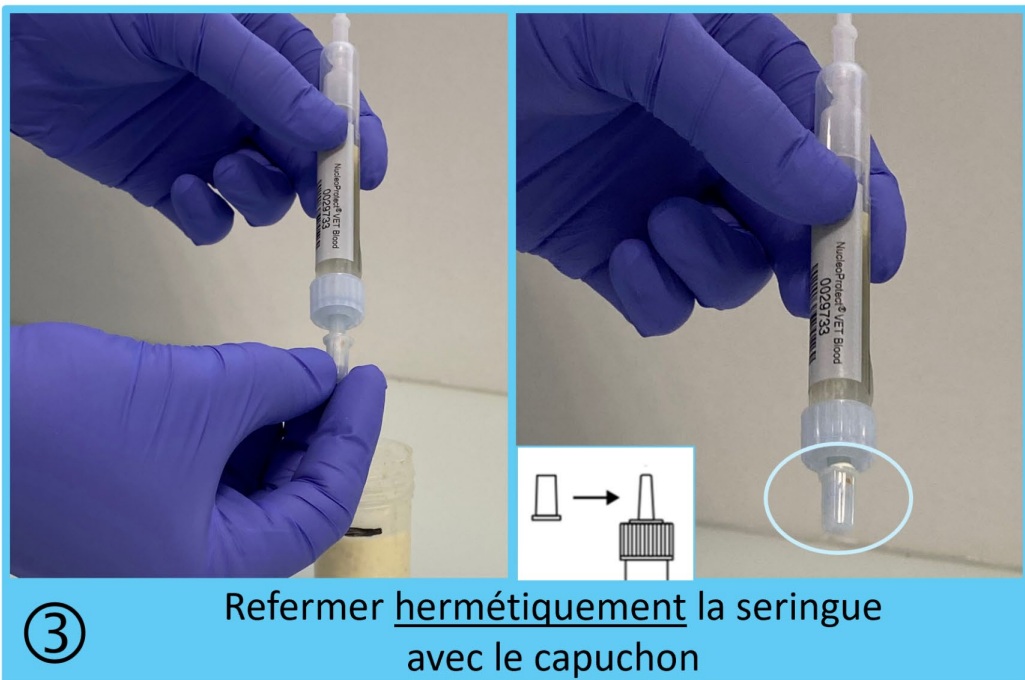

③ Refermer hermétiquement la seringue avec le capuchon

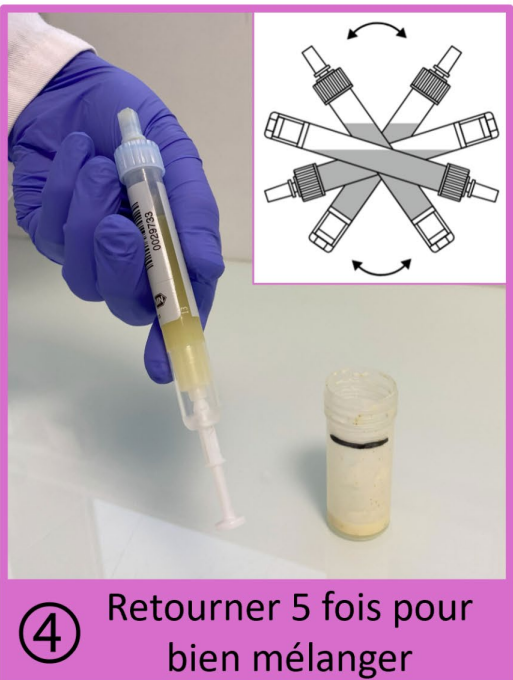


④ Retourner 5 fois pour bien mélanger

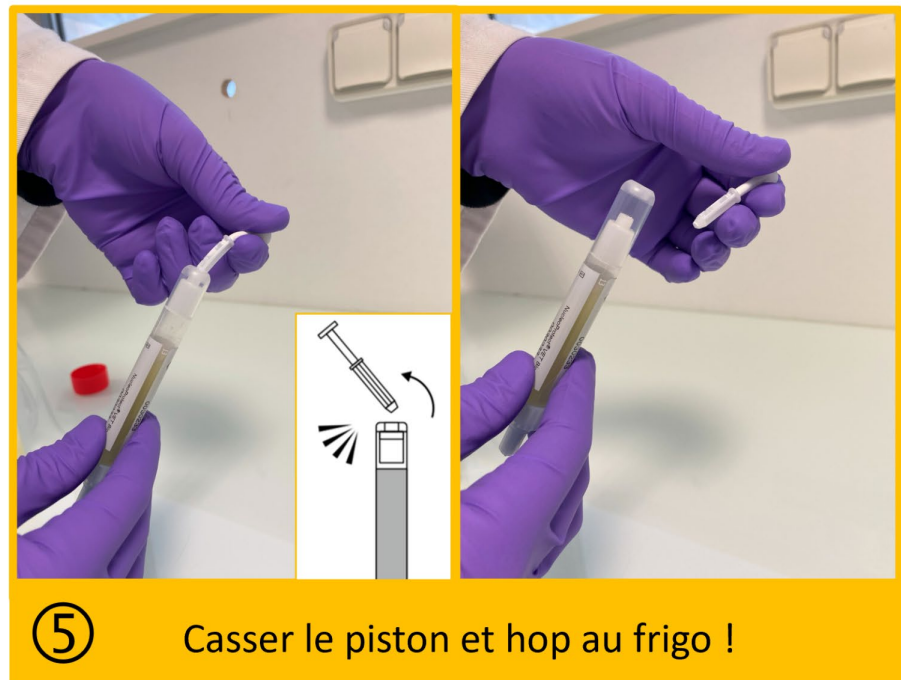


⑤ Casser le piston et hop au frigo !


#### Tube conique à bouchon bleu



Prélever le colostrum avec la pipette de transfert et le déposer dans le tube

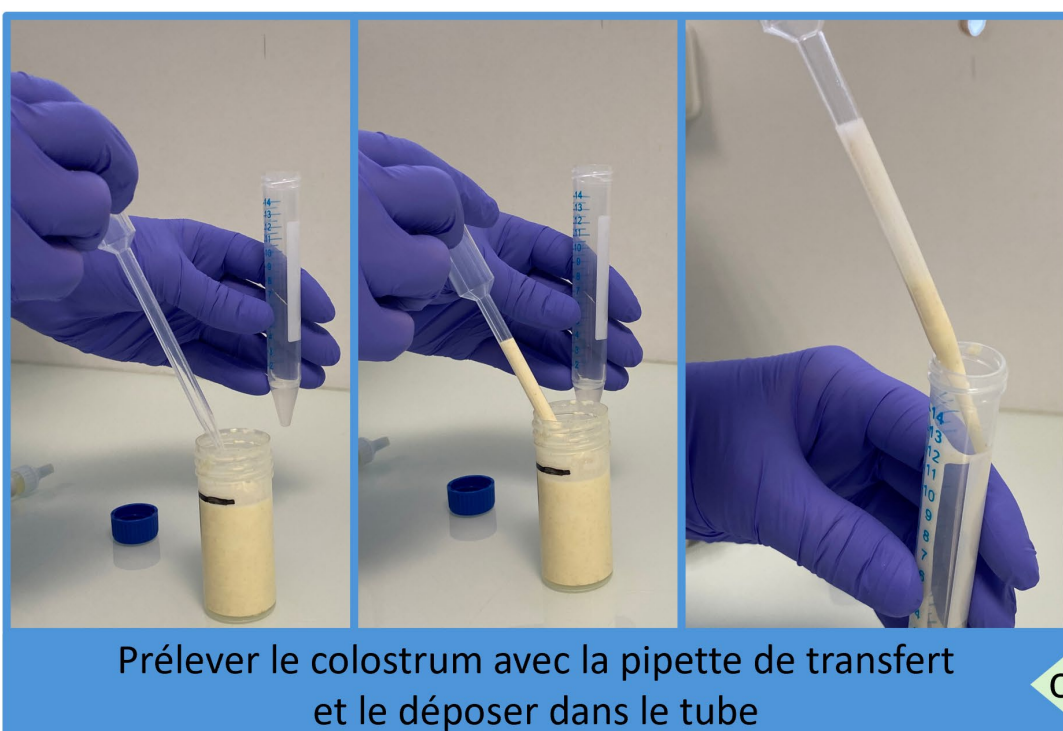

ou Transvaser le colostrum directement dans le tube

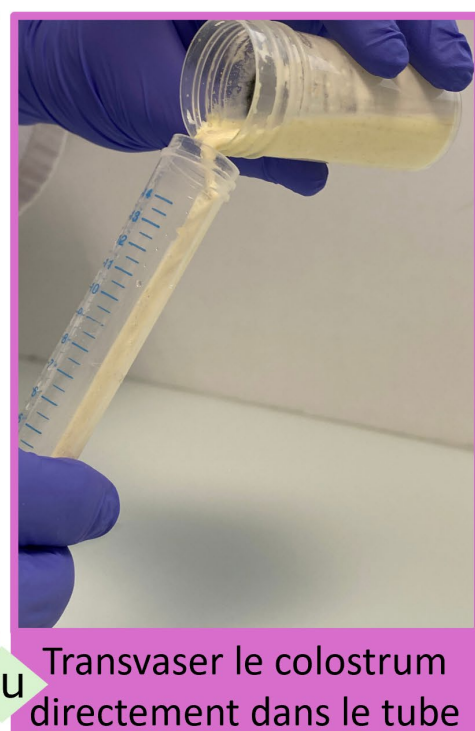

Max. jusqu'à 10 mL et hop au frigo !